


	Guia de Coleta - Swab Mãos	Tipo de Documento:	ENG IT 045
		Revisão:	3
		Data da Publicação:	06/03/2023
		Elaborador:	Carolina Bertotto
		Aprovador:	Carolina Bertotto

APLICAÇÃO:

Este procedimento se aplica às coletas microbiológicas de swab em mãos de manipuladores de diversas áreas.

PROCEDIMENTO:

1. Utilizar luvas descartáveis para o procedimento;
2. Identificar o tubo adequadamente, com o nome do colaborador, data e hora da coleta;
3. Manter a embalagem do swab fechada até o momento da coleta;
4. Abrir a embalagem do swab, tendo cuidado para não tocar na ponta próximo ao algodão;
5. Desrosquear a tampa do tubo e umedecer o swab na solução isotônica antes da sua utilização;
6. Esfregar o swab por toda a palma da mão, entre os dedos e unhas (se estas estiverem compridas, deve-se raspar com swab em baixo das mesmas). Deve-se girar continuamente o swab para que toda a superfície do algodão entre em contato com a mão e num fluxo único, sem retorno;
7. Inserir o swab dentro do tubo e quebrar a ponta plástica do swab, fechar o tubo rosqueando a tampa;
8. Guardar a amostra sob refrigeração (0-6°C) e encaminhar para o laboratório. O tempo decorrido entre a coleta da amostra e a chegada no laboratório deve ser o mais breve possível, não ultrapassando 24 horas.

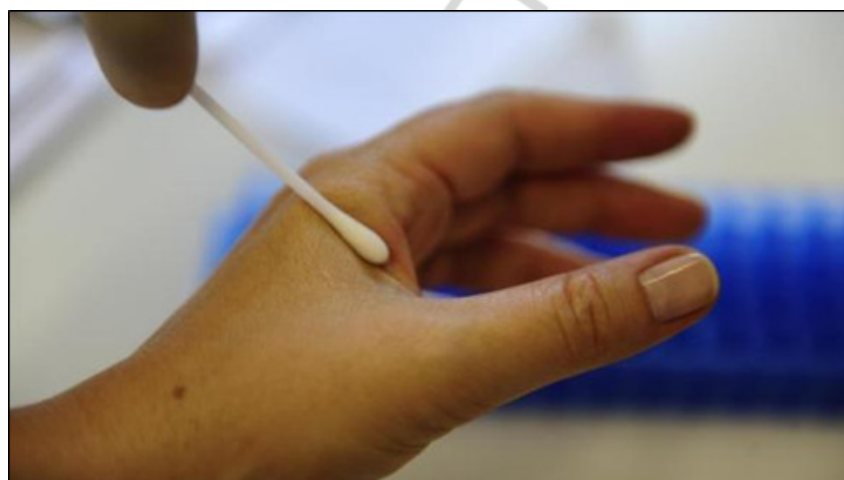

OBSERVAÇÕES:

O recebimento de amostras de swab é feito durante o expediente da empresa.

Revisão	Publicação	Alterações
3	06/03/2023	1- Conferência do documento 1 - Retirado telefone da empresa.
2	04/02/2021	Revisão do documento sem alterações.
1	03/05/2018	Versão inicial do documento.